

カプセル質量選別機



CWI

カプセル質量選別機

CWI



フォースバランス方式秤による 質量チェック

当社で改良を加えたもので、計量精度は $\pm 2\text{mg}$ 以下を確保し、メンテナンスフリーです。



ベルトコンベアを設け、不良品の割合が1%未満で、排出フラップに動作異常が生じた場合でも、不良品が良品に混入することはありません。

- 特長**
- 高速且つ高精度な全数検査を実施します。
 - 不良品排出確認装置を標準装備しています。
 - 秤の自動ベリフィケーション(検証)が可能です。
 - オート・ゼロセット機能を内蔵しています。
- ※ **ディスプレイ**
- 各列の質量表示
 - 最大, 最小, 平均値のトレンド表示
 - 計量数の表示(列毎, トータル)

仕様	型式	検査能力	外観寸法	質量	搬送列数
	CWI-60	60,000カプセル/時間	幅825mm × 奥行き614mm × 高さ1,987mm	490kg	6列
	CWI-125	125,000カプセル/時間	幅825mm × 奥行き614mm × 高さ1,987mm	510kg	12列
	CWI-250	250,000カプセル/時間	幅1,374mm × 奥行き614mm × 高さ1,987mm	1,000kg	12列 × 2



不良品の排出装置 及び排出確認装置

不良品を系外排出するとともに確実に系外排出したことを確認します。



操作パネル

操作画面は処理数量と共に、平均質量のトレンドが表示されるなど精度の高い管理に必要な情報を提供します。




混入を防ぐ

主じた場合でも、ベルトが逆回転し、不良品(オプション)



本体内部に装備されている電子天秤

秤の自動ベリフィケーション(検証)するために装備されています。

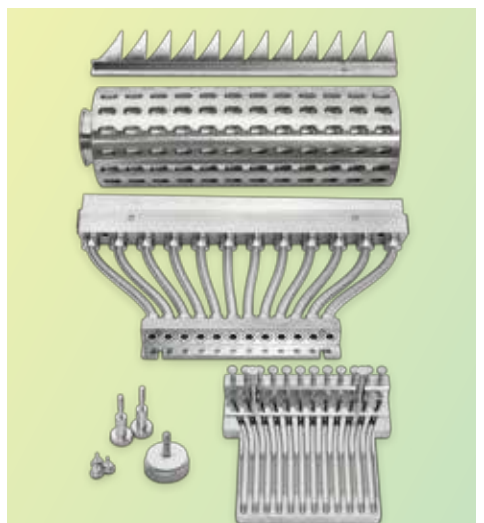

交換部品は工具レス

短時間での品目切り替えが可能です。

クオリカプス株式会社

お問い合わせ先・営業部 〒639-1032 奈良県大和郡山市池沢町321番地の5
Phone: 0743-57-8920 / FAX: 0743-56-5113